



1. 转速显示, (可通过 3 设定键更改为离心力显示)
2. 开盖键, (该机系统默认为离心结束自动开盖, 通电自动上锁。)
3. 选择键, 移动光标, 闪烁即可设定转速-离心力-时间-升降曲线选择
4. 方向键, 更改设定数据, 更改后系统 20 秒记忆默认执行
5. 运行/停止键, (短时离心瞬时离心长按此键即升到最高转速, 松开按键即停止执行。)



1. 离心力显示/转速显示, 你可以设定离心力, 也可设定转速, 系统自动互算并执行。
2. Feeld 为加速/减速曲线和运行模式, Soft start 和 Soft stop 功能, soft start 用于扩展加速时间, 而 soft stop 功能用于扩展减速时间。当前的组合显示在显示出来。启动 soft start 和 soft stop 功能:
 - 按“选择”键反复, 直到“缓”显示在中间显示。Soft start 和 soft stop 的功能即激活。
 - 按“选择”键反复, 直到“停止”显示在中间显示。Soft start 和 soft stop 的功能即停止。


和 soft stop 的功能即停止。

• 按“选择”键直到“缓停止”显示在中间显示。只有 soft stop 功能设定离心机即开始正常的速度。

3. 时间显示,

任何数据设定后大约 20 秒自动保存。

手动开盖装置在离心机底部, 需翻转离心机黑色塑料螺栓即是 (如图 3)

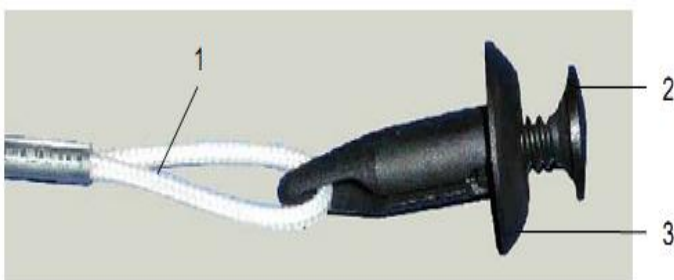

1. 牵引绳

2. 定位栓

3. 固定塞

操作方法; 用十字螺丝刀拧出 (2) 3 到 4 转, 拉出 (3) 即可看到 (1) 用力向外拉牵引绳即可打开。

Service: 胡工 13718806430