


CMP6010 | Quick Start



This document is intended as a supplement to the CMP6010 Operator's Manual. Please read BOTH documents completely before operating Conviron equipment.

The CMP6010 controller has been developed to provide programming simplicity and control performance. This 'Quick Start' guide will help users to quickly familiarize themselves with the controller and its operation. For a complete explanation of creating and scheduling programs, please consult the CMP6010 Operator's Manual.

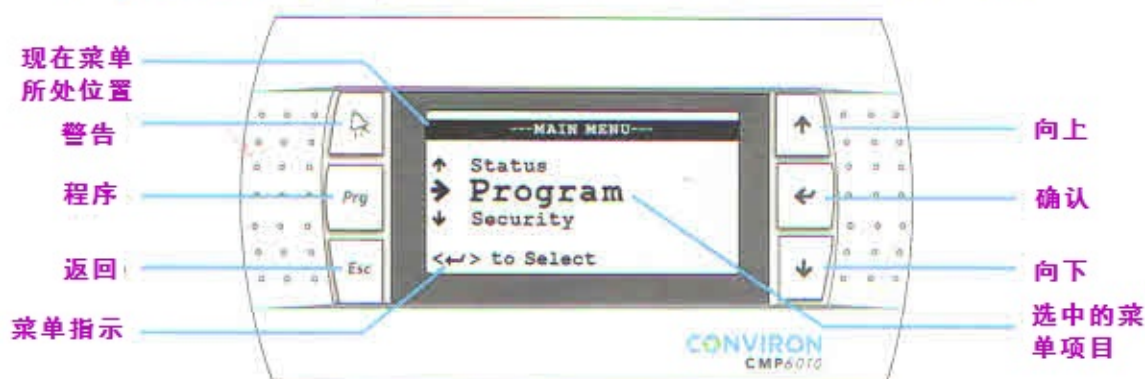

控制面板导航

上/下 (↑/↓):

- 在菜单选项中切换
- 修改某一参数的设定值
- 进入已选菜单中下一个界面

确认 (←)

- 打开已选中菜单
- 移动光标至下一个参数设置项

返回 (Esc)


- 回到上一个选项或界面
- 保存程序

程序 (Prg)

- 黄色闪烁时表示有程序运行。当闪烁时，点击查看正在运行的程序。
- 在编辑程序、计划界面时，在编辑、添加、删除和排序等功能之间切换。

警告 (⚠)


- 红色闪烁时显示有警告信息。在闪烁时，点击查看警告信息。

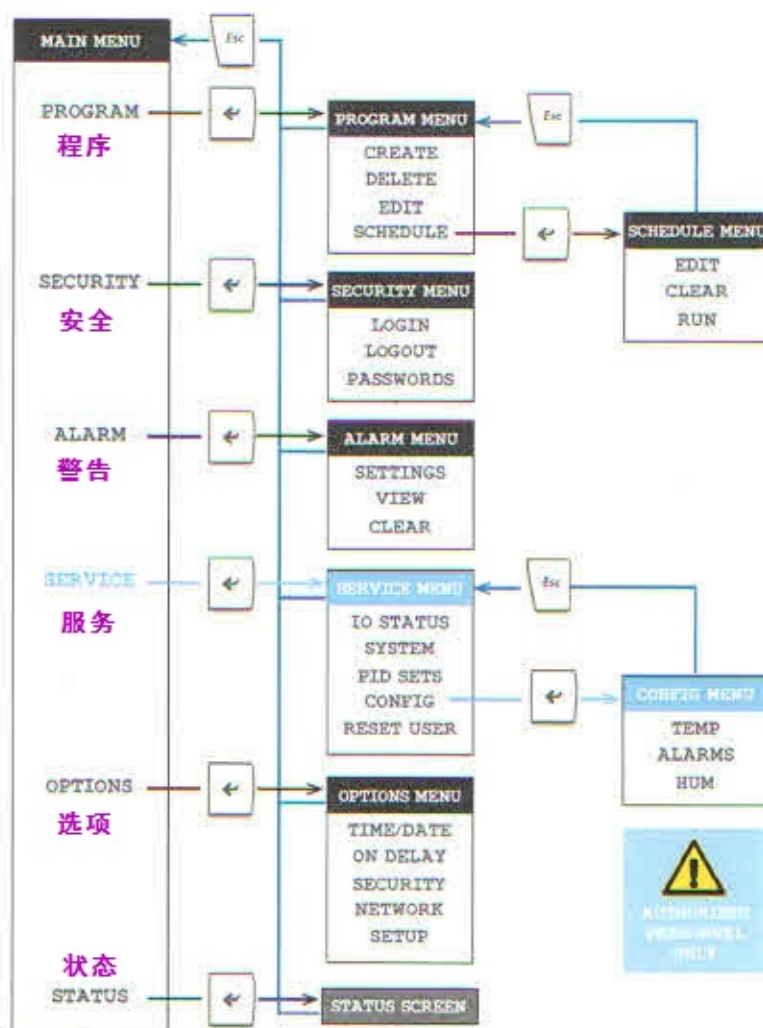

程序示例



Program Timelines

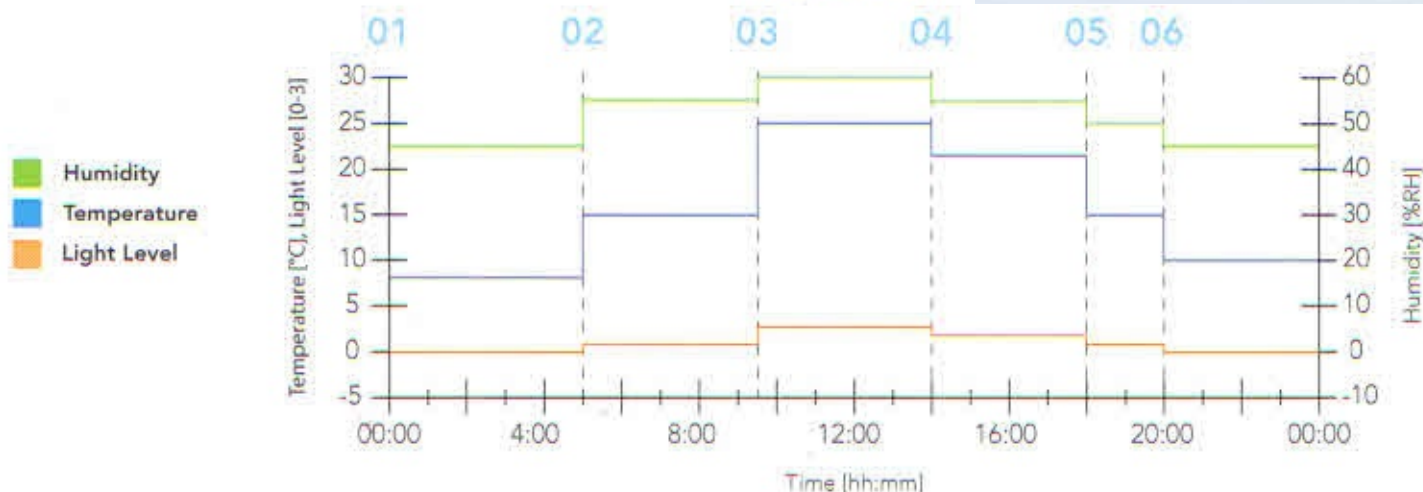

PROGRAM: a Program is a collection of lines that specify chamber environmental conditions in real time.

创建一个新的程序：

1. 进入PROGRAM菜单，选择CREATE功能；
2. 选择一个存储程序的号码（控制器默认的低序号可用）
3. 高亮度显示位于01序号时，点击确认键，开始调节各参数设置值，直至整个程序设置完毕。
4. 点击返回键保存设置好的程序。

SCHEDULE: the Schedule is a series of entries, each of which specifies which program to run and how many times to repeat that program.

创建一个新的计划：

5. 进入SCHEDULE菜单，选择EDIT功能；
6. 点击确认键选择计划01，然后选择您需要的程序名称、以24小时为一循环的循环个数，一次循环运行程序一次。
7. 点击返回键，选择整个计划重复的次数。

运行一个新的计划：

8. 选择SCHEDULE界面下的RUN功能；
9. 通过上下或向下的键选择计划起始的点
10. 假如您已经选择了多个重复点，选择一个您想要运行的重复开始新计划；
11. 点击YES开始设定好的计划。

EDIT PROGRAM #: 01				
Line	⌚	🌡️	☁️	☀️
01	00:00	08.0	045	0
02	05:00	15.0	055	1
03	09:30	25.0	060	3
04	14:00	22.0	055	2
<←> to Edit Line				

Example Program: Screen 1

EDIT PROGRAM #: 01				
Line	⌚	🌡️	☁️	☀️
05	18:00	15.0	050	1
06	20:00	10.0	045	0
07				
08				
<←> to Edit Line				

Example Program: Screen 2

EDIT SCHEDULE		
	📈	🔄
01	1	7
02		
<←> to Edit Entry		

Example Program Schedule:
Program 1 set for 7 repetitions